


Monokulární mikroskop B, 40/600x Kat. číslo 103.5201

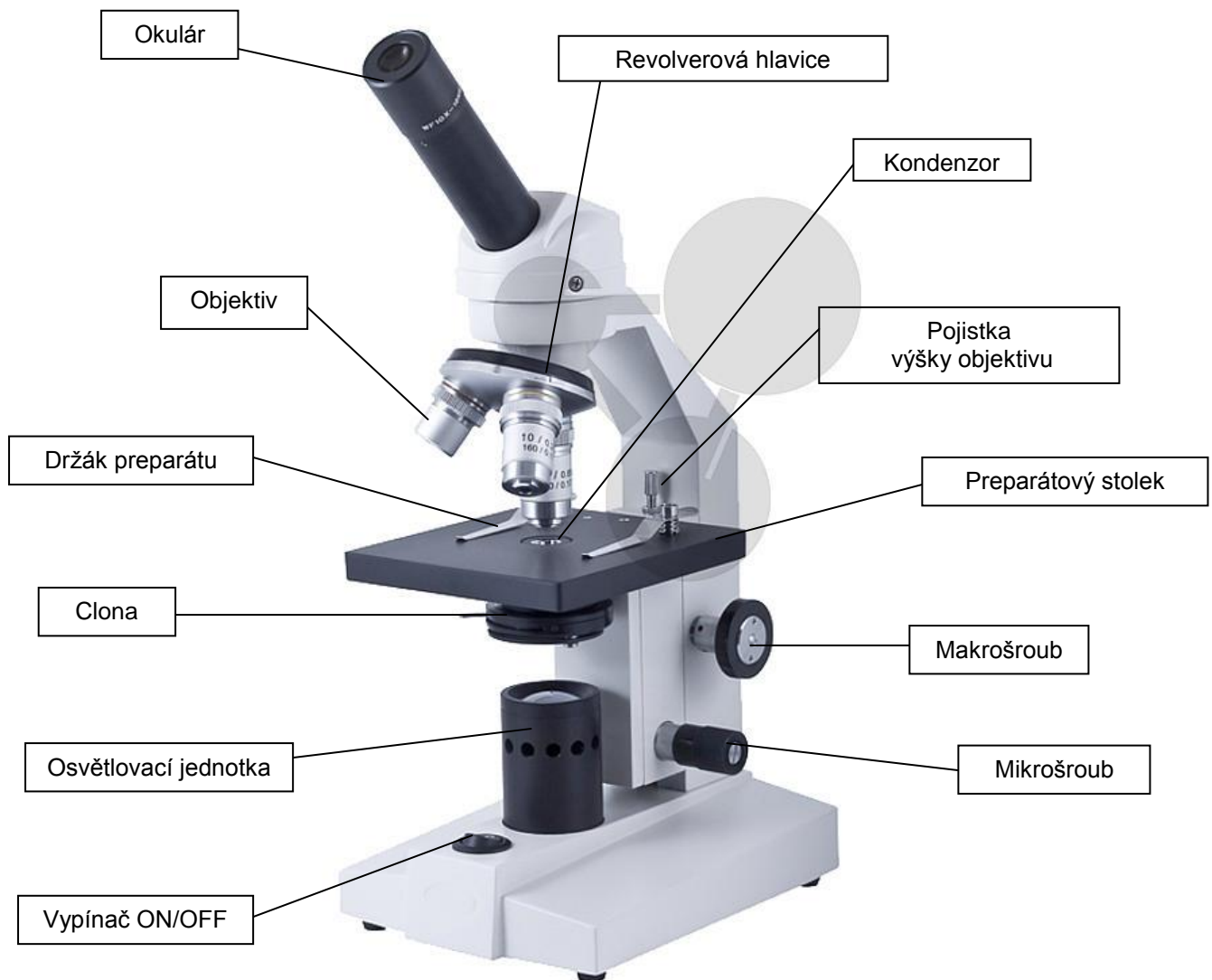

Úvod

- Mikroskop je přesným vědeckým přístrojem a je koncipován pro dlouhodobé používání při minimálních nárocích na údržbu.
- Tento návod k obsluze obsahuje informace důležité pro správné a bezpečné použití přístroje.
- Conatex odmítá nést jakoukoli odpovědnost při nesprávném použití přístroje, které není uvedeno v tomto návodu k obsluze.

CONATEX – DIDACTIC UČEBNÍ POMŮCKY s.r.o. – Velvarská 31 – 160 00 Praha 6
Tel.: 224 310 671 – Tel./Fax: 224 310 676
Email: conatex@conatex.cz – [http: www.conatex.cz](http://www.conatex.cz)

Vybalení a montáž

- Mikroskop je dodáván v polyesterovém obalu. Při otevírání obalu musí nápis „UP“ směřovat nahoru.
- Jednotlivé objektivy jsou zabaleny samostatně v ochranných pouzdrech. Vyjměte objektivy z pouzder a nasadte je do revolverové hlavy.

Použití mikroskopu

- Natočte tubus do polohy, která Vám bude při pozorování vyhovovat.
- Položte držák objektu doprostřed stolku mikroskopu tak, aby byl objekt osvětlen světlem.
- Nastavte na revolveru objektiv 4x a pomocí zaostřovacího šroubu objekt zaostřete.
- Nastavte regulační clonu.
- Nastavte na revolveru objektiv 100x a ujistěte se, že zajišťovací šroub zastaví stolek v poloze, kde se objektiv setká s objektem

Údržba

- Chraňte přístroj před prachem, vodou a nárazy
- Provozní teplota je 0 až 40°C
- Maximální vlhkost vzduchu 85 %
- Během použití chraňte přístroj před prachem a nárazy
- Optické díly vyčistěte po použití měkkým hadrem
- Nepoužívejte pro čištění rozpouštědla nebo abrazivní prostředky
- Při výměně lampy je nutno odpojit přístroj od elektrického napájení
- Po použití přikryjte přístroj obalem a uschovejte na čistém a suchém místě.
- Při zasílání přístroje firmy Conatex k údržbě/opravě použijte laskavě původní obal.

Pozor !

- Neotírejte povrch optických prvků rukama. Otisky prstů mohou poškodit optiku
- Nerozebírejte objektivy nebo okuláry za účelem čištění
- Manipulujte s mikroskopem opatrně a nepoužívejte prosím příliš velkou sílu
- Neopravujte přístroj vlastními silami

Výměna lampy


- Nejprve se ujistěte, že přístroj není pod napětím.
- Pro výměnu lampy odšroubujte čočku, která lampu překrývá a lampu vyměňte

Napájení

- 230 V, 50/60 Hz
- Lampa: žárovkou 230 V / 20 W (pro 20/400 a 20/600)
- Stavitelné LED osvětlení 20 mA, 3,5 V, 70 mW u modelů s akumulátorem

Recyklace

Podle článku 13 výnosu č. 151 z 25.07.2005 „Provádění směrnic 2002/95/EU, 2002/96/EU a 2003/08/EU ve vztahu k použití nebezpečných látek v elektronických a elektrických přístrojích a k likvidaci odpadů“

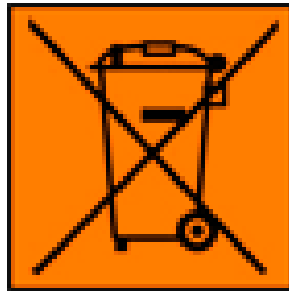

Baterie obsahující škodlivé látky jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelnice. Tyto baterie musí být likvidovány odděleně od přístroje. Baterie nesmí být ukládány do komunálního odpadu. Jste ze zákona povinni vrátit vybité baterie, aby mohla být zajištěna jejich odborná likvidace. Vybité baterie je možné vrátit ve sběrném dvoru nebo místní prodejně. I my jsme jako prodejce baterií povinni odebírat vybité baterie, tato naše povinnost je však omezena na baterie stejného druhu, který dodáváme nebo jsme dodávali ve svém sortimentu. Vybité baterie výše uvedeného druhu tedy můžete zaslat – po zaplacení odpovídajícího poštovního – zpět naší firmě.