

Kamera Moticam 2


Obj. číslo: 104.0102




Děkujeme za zakoupení kamery Moticam.

Tato kamera je jemný přístroj a je třeba s ní zacházet opatrně. Pokud není používána, uložte kameru na bezpečné místo s připojeným (proti)prachovým víčkem. Zajistěte, aby se kamera nedostala do kontaktu s vodou nebo aby nebyla vystavena extrémním teplotám (méně než 0 nebo více než 50 stupňů Celsia).

Obsah balení

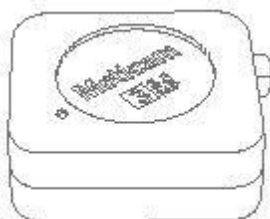

A CZ Obal na Moticam

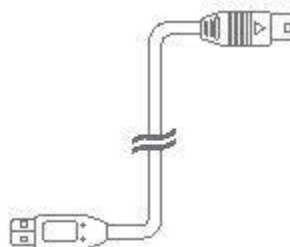


F CZ USB Kabel




B CZ (Proti)prachové víčko




G CZ Kalibrační snímač

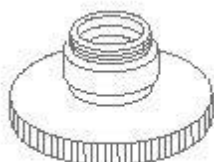


C CZ Zaostřovací objektiv

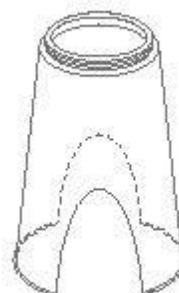

H CZ Makroobjektiv

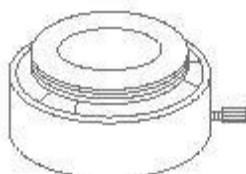

D CZ Adaptér okuláru

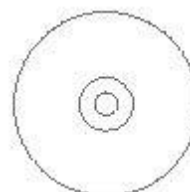


I CZ CD s aplikací Motic Images Plus



E CZ C-Kroužek


Použití kamery na okuláru

1. Nainstalujte aplikaci Motic Images Plus z příloženého CD
2. Sundejte (proti)prachové víčko (B) z kamery (A) a připojte zaostřovací objektiv (C)
3. Vyberte správnou velikost okulárového adaptéru (D) a připojte jej k zaostřovacímu objektivu.
4. Připojte tuto sestavu k okuláru vašeho mikroskopu utahováním středících šroubů na okulárovém adaptéru.
5. Připojte USB kabel (F) ke kameře a následně připojte k počítači.
6. V případě potřeby nainstalujte ovladač podle pokynů na obrazovce. Ovladač pro Moticam 1SP, 2, 3, 5, a 10 je umístěn v podsložce "Motic USB2" ve složce "Driver" na příloženém CD.

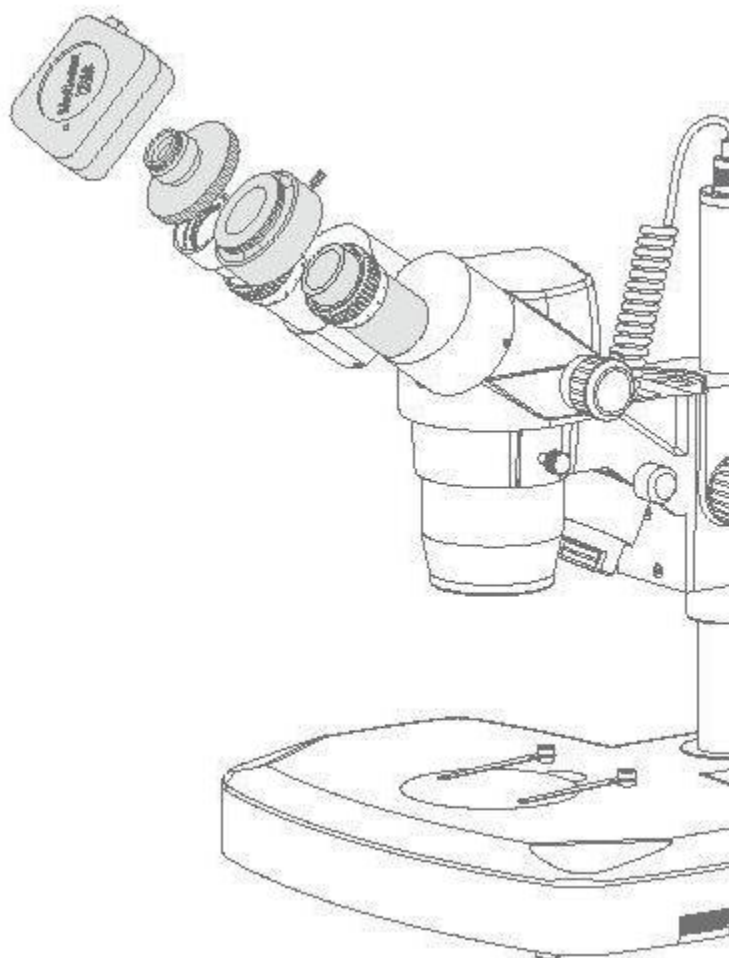

Použití kamery jako makro kamery

1. Nainstalujte aplikaci Motic Images Plus z příloženého CD
2. Sundejte (proti)prachové víčko (B) z kamery (A) a připojte zaostřovací objektiv (C)
3. Na objektiv připojte makro objektiv (H).
4. Umístěte sestavu nad předmět, který chcete pozorovat, a ujistěte se, že je předmět dostatečně nasvícen. V případě potřeby použijte stolní lampu.
5. Připojte USB kabel (F) ke kameře a následně připojte k počítači.
6. V případě potřeby nainstalujte ovladač podle pokynů na obrazovce. Ovladač pro Moticam 1SP, 2, 3, 5, a 10 je umístěn v podsložce "Motic USB2" ve složce "Driver" na příloženém CD.

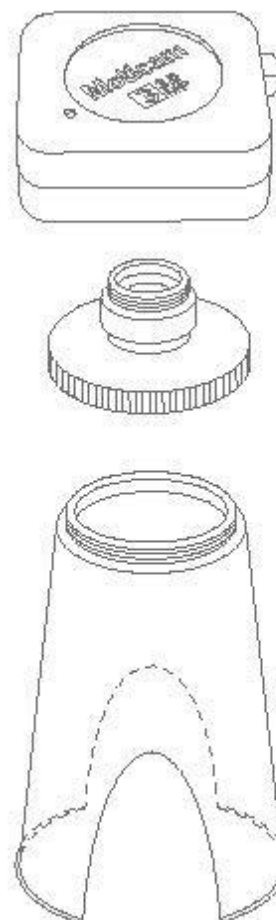

Použití kamery na trinokulárním mikroskopu

1. Nainstalujte program Motic Images Plus z přiloženého CD
2. Sundejte (proti)prachové víčko (B) z kamery (A) a připojte C-Mount adaptér mikroskopu (* C-mount adaptér je specifické příslušenství vašeho mikroskopu. Pro mikroskopy Motic se podívejte do odpovídajícího seznamu příslušenství mikroskopů Motic a vyberte vhodný adaptér pro váš Moticam. V závislosti na typu adaptéru a mikroskopu může být potřebný C-kroužek (E) mezi kamerou a C-Mount adaptérem).
3. Připojte USB kabel (F) ke kameře a následně připojte k počítači.
4. V případě potřeby nainstalujte ovladač podle pokynů na obrazovce. Ovladač pro Moticam 1SP, 2, 3, 5, a 10 je umístěn v podsložce "Motic USB2" ve složce "Driver" na přiloženém CD.

