

Destilační přístroj na vodu
Obj. číslo 116.3026



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ


Za účelem přepravy je přístroj rozložen na 3 části:

A) kovová část s varnou nádobou

B) kondenzátor


C) odtoková a přepadová trubice

Součástí dodávky je rovněž šroubovací víko a omezovač průtoku.

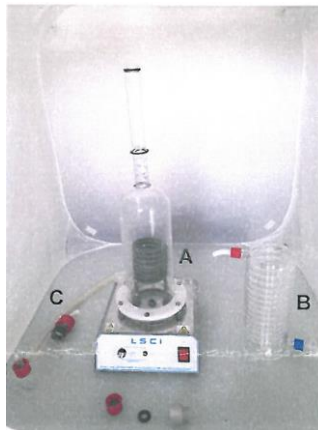


PRO SESTAVENÍ PŘÍSTROJE POSTUPOJTE NÁSLEDOVNĚ:


1. Umístěte kondenzátor nad varnou nádobu a jemně zatlačte.

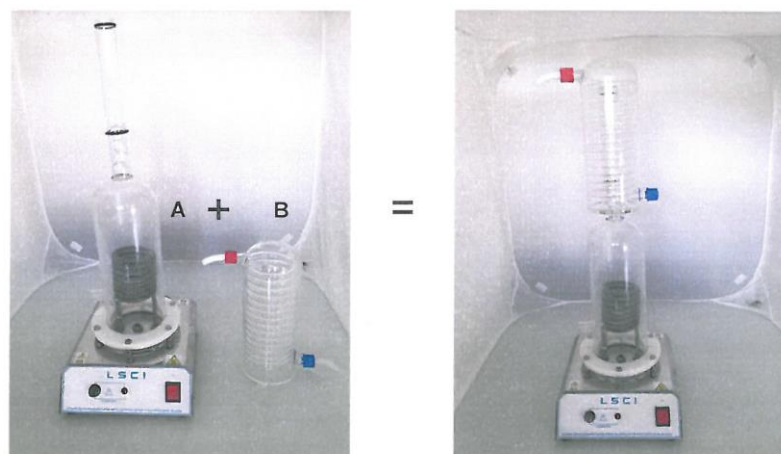



2. Zašroubujte přepadovou trubici do spodního závitového hrdla varné nádoby (GL25), uzávěr utáhněte otáčením ve směru hodinových ručiček, ale bez použití síly, aby nepraskl skleněný závit.

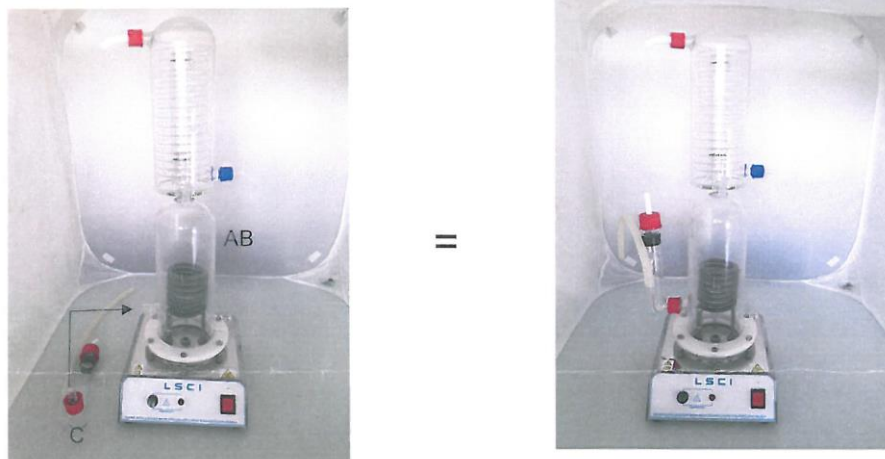

3. Připojte silikonovou hadici (1) vycházející z přepadové trubice na olivku GL 18 (2) umístěnou v horní části kondenzátoru.

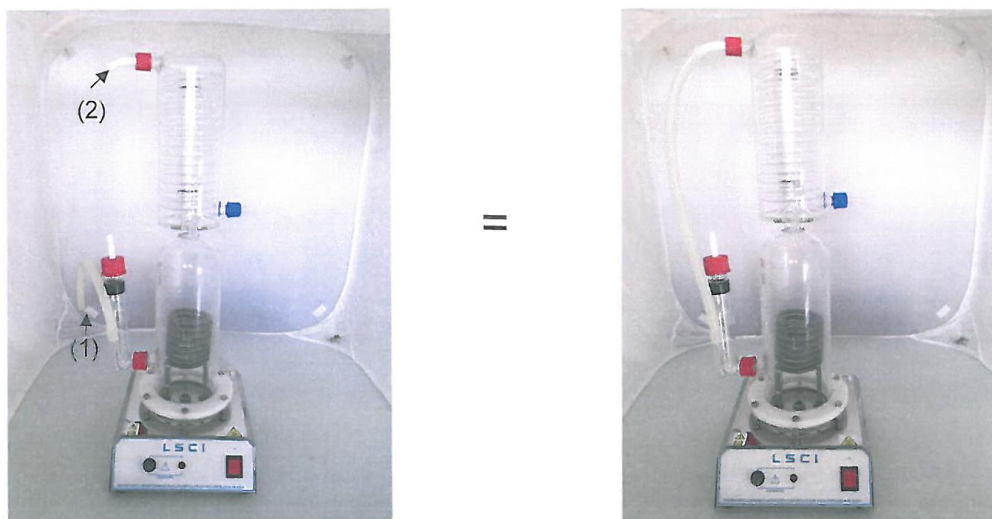

4. Přístroj je sestaven a připraven na připojení k přívodu a odtoku vody.

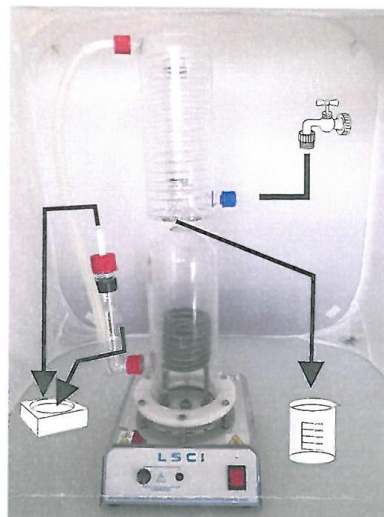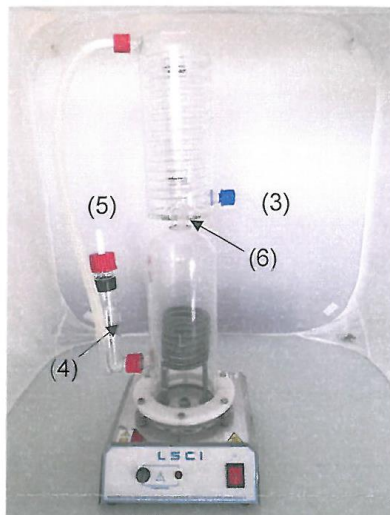

5. Spolu s přístrojem je dodáván omezovač průtoku. Doporučujeme jej nainstalovat na vodovodní kohoutek.



6. PŘÍVOD VODY: Vodovodní kohoutek a přívodní hrdlo na přístroji (3) propojte trubkou.


7. ODTOK VODY: Připojte k vývodu přepadové trubice (4) trubku zalomenou směrem dolů. Tato trubka by měla vést rovnou do odtoku a měla by být co nejkratší, bez kliček fungujících jako sifon.

8. BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD: Přepadová trubice je opatřena horním vývodem (5); připojte k němu trubku vedoucí rovněž do odtoku. Úkolem tohoto vývodu je odvádět přebytečnou vodu v případě nadměrného vzrůstu hladiny vody.

9. VÝVOD DESTILOVANÉ VODY: Je umístěn v přední části kondenzátoru (6). Připojte k němu silikonovou hadici. Tato hadice musí být tak dlouhá, aby mohla destilovaná voda volně odkapávat, tedy aby nebyl konec hadice ponořen. V opačném případě by mohlo dojít k přetlaku.

Uzavírací víčko, které je součástí dodávky, se používá pouze při čištění přístroje.

Požadovaný průtok vody je 60 l/hod.

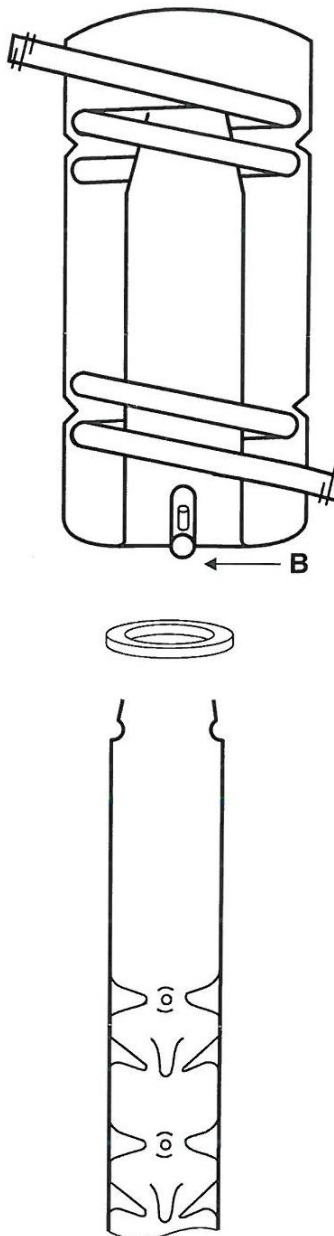

Použijte o-kroužek dodaný s kondenzátorem.
Originální o-kroužek netěsní.

1. Nahradte originální o-kroužek tím, který je
součástí dodávky.

2. Spojte díly dle vyobrazení.