

**Kompaktní váhy CB 500g/0,1g**  
Obj. číslo 1164037



**Verze softwaru V1.25 a vyšší**


## FUNKCE TLAČÍTEK



Tlačítko pro vypnutí a zapnutí



Volba režimu vážení (pokud je povolen) – g, oz nebo lbs

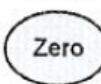

Tlačítko tárování se používá pro vynulování vah nebo odečtení hmotnosti prázdné nádoby.

## KALIBRACE

*Pro kalibraci vah postupujte podle níže uvedeného návodu.*

- I. Zapněte a vytárujte váhy.
- II. Podržte tlačítka [MODE] a [->0<-] po dobu přibl. 5 s, dokud se na displeji nezobrazí interní kódy.
- III. Jednou stiskněte tlačítko [MODE]. Na displeji se zobrazí CALL->[xxxx], kde xxxx je maximální měřená hmotnost.
- IV. Položte na váhy kalibrační závaží odpovídající zobrazené hodnotě a váhy se automaticky zkalibrují. Po kalibraci se váhy vrátí do normálního režimu vážení.

Model	CB 501	CB 1001	CB 3000
Maximální hmotnost	500g	1000g	3000g
Přesnost odečtu	0,1g	0,1 g	1g
Jednotky měření	gramy (výchozí), lbs a oz, pokud je povoleno tlačítko pro volbu režimu		
Provozní teplota	0 - 40 ° C		
Napájení	2 x AA baterie nebo adaptér 6V DC 200mA		
Kalibrační hmotnost	500g	1000g	3000g
Displej	5 číslic s výškou 12mm		
Rozměr plochy pro vážení	Průměr 130 mm		
Celkové rozměry (š x h x v)	160 mm x 210mm x 65mm		
Čistá hmotnost	385g		