

Magnetická míchačka

Kat. číslo 201.5140

Popis

Malá magnetická míchačka MD15140 je ideální pomůckou pro školní laboratoř

- Stabilní, kompaktní skříň z plastu zajišťuje vysokou stabilitu.
- Víko je vyrobeno z nerezové oceli, která je odolná vůči chemickým produktům.
- Víko z plastu ABS



Na přední straně se nachází:


A - LED - signalizuje, zda je přístroj pod napětím.

B – vypínač ON/OFF a potenciometr pro plynulé nastavení rychlosti

Na zadní straně přístroje je umístěna tavná pojistka 200 mA.

Vlastnosti

kapacita míchačky:	1 l
otáčky motoru:	mezi 100 -1000 ot./min.
nastavení rychlosti:	pomocí knoflíku ON/OFF
mechanismus:	stejnoseměrný motor, pohánějící míchadlo
elektrický výkon:	4 W
napájení:	240 VAC - 50/60 Hz
kabel:	L = 1 m s ochranným vodičem
tavná pojistka:	200 mA (L = 20 mm; Ø = 5 mm)
skříň:	z plastu ABS, černá
velikost:	120 x 120 x 45 mm (D, Š, V)
hmotnost:	0,8 kg

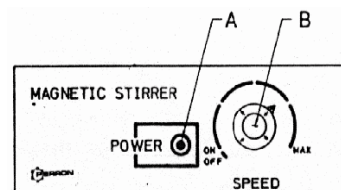

Přístroj je dodáván včetně míchadla potaženého teflonem (25 mm; Ø 7 mm).

Funkce

CONATEX – DIDACTIC UČEBNÍ POMŮCKY s.r.o. – Velvarská 31 – 160 00 Praha 6
Tel.: 224 310 671 – Tel./Fax: 224 310 676
Email: conatex@conatex.cz – http: www.conatex.cz

1. Zkontrolujte, zda je vypínač v poloze OFF.
2. Doprostřed ocelového víka přístroje postavte nádobu. Doprostřed nádoby nyní vložte míchadlo.
3. Nalijte do nádoby kapalinu, která má být promíchávána. Nádoba nesmí být zaplněna až po okraj, protože by z ní kapalina při míchání stříkala.
4. Nyní zastrčte zástrčku kabelu přístroje do zásuvky. Otáčejte pomalu potenciometrem a nastavte požadovanou rychlost míchání.
5. Po dokončení míchání otočte vypínač do polohy OFF. Kontrolka zhasne po vytažení zástrčky přívodního kabelu ze zásuvky.