

Magnetická míchačka s ohřevem, 400 W

Obj. číslo 201.5180



1. Popis

Přístroj s 3 funkcemi:

- Magnetická míchačka (do 2 l)
- Výchřevná plotna 350 °C
- S přídatným adaptérem lze ohřívát také kulaté baňky.

Vlastnosti

Přístroj se skvěle hodí pro každodenní práce v laboratoři nebo při vyučování.

- Hodí se pro kapaliny s nízkou viskozitou až do 2 litrů.
- Výchřevná plotna z hliníkové slitiny, průměr 135 mm, vhodná pro většinu nádob v laboratoři
- Oddělené regulace pro topení a rychlost míchání
- Nerezový kryt pro lepší ochranu proti chemickým látkám a proti korozi
- Užitečné příslušenství: držák pro tyč stojanu a volitelný adaptér pro kulaté baňky
- Bezpečnostní třída 1, standardní síťový přívodní kabel

Všechny prvky pro ovládání ohřevu a míchačky se nacházejí na přední straně:

- Zvolte jen vhodné míchací tyčinky, které jsou chemicky odolné a přizpůsobené tvaru nádoby.
- Nevkládejte míchací tyčinku do nádoby **poté, co** je motor míchadla již zapnutý.
- Nenechte míchací tyčinku otáčet v prázdné nádobě.

2.2 Provozní režimy

(a) Míchání

- Postavte přístroj na nízký a rovný podklad.
- Zkontrolujte, zda je síťové napětí 230 V, než zapojíte síťový kabel.
- Postavte na výhřevnou plotnu nádobu s naplněnou kapalinou.
- Opatrně do nádoby vložte míchací tyčinku.
- Zapněte motor míchačky otočením levého knoflíku doprava a nastavte nejprve nízký stupeň. Provoz oznamuje světelná dioda.
- Pomalu zvyšujte rychlost až do požadovaných otáček.
- Pro vypnutí otočte knoflík doleva do pozice 0, světelná dioda zhasne.

(b) Ohřev

- Postavte přístroj na nízký a rovný podklad.
- Zkontrolujte, zda je síťové napětí 230 V, než zapojíte síťový kabel.
- Postavte na výhřevnou plotnu nádobu s naplněnou kapalinou.
- Zapněte ohřev otočením pravého knoflíku doprava a nastavte nejprve nízký stupeň. Provoz oznamuje světelná dioda.
- Pomalu zvyšujte teplotu otáčením doprava až na požadovanou hodnotu.
- Pamatujte přitom, že do dosažení nastavené teploty může uplynout několik minut, než se plotna adekvátně zahřeje.
- Pro vypnutí otočte knoflík doleva do pozice 0, světelná dioda zhasne.

3. Údržba

- Motor míchačky a ohřev přístroje nevyžadují žádnou údržbu.
- Očistěte příp. přístroj navlhčeným hadříkem, avšak nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Nepoužívejte hořlavá rozpouštědla.

Máte-li nějaké podněty nebo návrhy na zlepšení, podělte se, prosím, o ně s námi.