

**Kompletní sada SEG destilace se stativovým materiálem**  
Kat. číslo 1113264



Dílo a jeho části jsou chráněny autorským právem.

Dílo ani jeho části se nesmí bez souhlasu skenovat ani umístit v síti nebo jinak veřejně zpřístupnit.

To platí také pro intranet ve školách a ostatních vzdělávacích ústavech.

Neručíme za škody, které vzniknou při použití materiálů v rozporu se stanoveným účelem.

## Obsah

Přehled jednotlivých dílů .....	4
Pokyny k přípravě pokusu.....	6
Plán uspořádání.....	7
Destilace pomerančového džusu .....	8
Provedení pokusu .....	10
Otázky.....	10

## Kompletní sada SEG destilace

### Přehled jednotlivých dílů

Č. na obr.	Počet	Název výrobku	Obj. č.
<b>Sada skleněného vybavení</b>			
1	3x	Šroubovací krytka, GL 18 s otvorem	898822
2	1x	Silikonové těsnění s manžetou PTFE, GL 18, otvor 8 mm	898823
3	2x	Silikonové těsnění s manžetou PTFE, GL 18, otvor 10 mm	89874
4	1x	Šroubovací krytka, GL 25 s otvorem	898741
5	1x	Silikonové těsnění s manžetou PTFE, GL 25, otvor 12 mm	897502
6	1x	Destilační sada	897503
7	1x	Chladič	8975032
8	2x	Oliva, zahnutá, pro GL 14	8975031
9	2x	Šroubovací krytka, GL 14 s otvorem	8975031
10	1x	Baňka s jedním hrdlem, 100 ml	897500
11	1x	Destilační prodlužovací díl	897509
12	1x	Teploměr, -10/+110 °C (ve skleněných trubičkách)	897562
<b>Stativový materiál</b>			
13	1x	Profilová lišta, 180 mm	40813
14	2x	Stativová tyč, 330 mm	40138
15	1x	Dvojice nasazovacích patek na lištu	40861
16	2x	Úchytky	40820
17	1x	Dvojitě hrdlo s drážkou	40605
18	1x	Spona pro upevnění na tyči, Ø 15 mm	43284
19	1x	Přídržný kroužek, Ø 30 mm	40685
20	1x	Trojnožka	16313
21	1x	Kovový talíř	47890
22	1x	Kádinka, 100 ml	60300
23	1x	Keramická drátěná síť	14025
24	1	Lihový hořák	64149
25	2x	Gumová hadice, Ø 7 mm	63680
-	1x	Tuba silikonového tuku	408619

#### Navíc potřebujete:

Zápalky, líh, pomerančový džus, přípojka a odtok pro chladicí vodu, voda


**Pozor:** Stativový materiál je obsažen v kompletní sadě s objednacím číslem 89756.

Pro jednotlivou sadu s objednacím číslem 89750 je stativový materiál nutno použít ze sady dodatečného vybavení s objednacím číslem 89888.

Pro dodatečné objednávky jednotlivých dílů použijte prosím objednáci list na konci návodu.

## Kompletní sada SEG destilace

### Sada skleněného vybavení

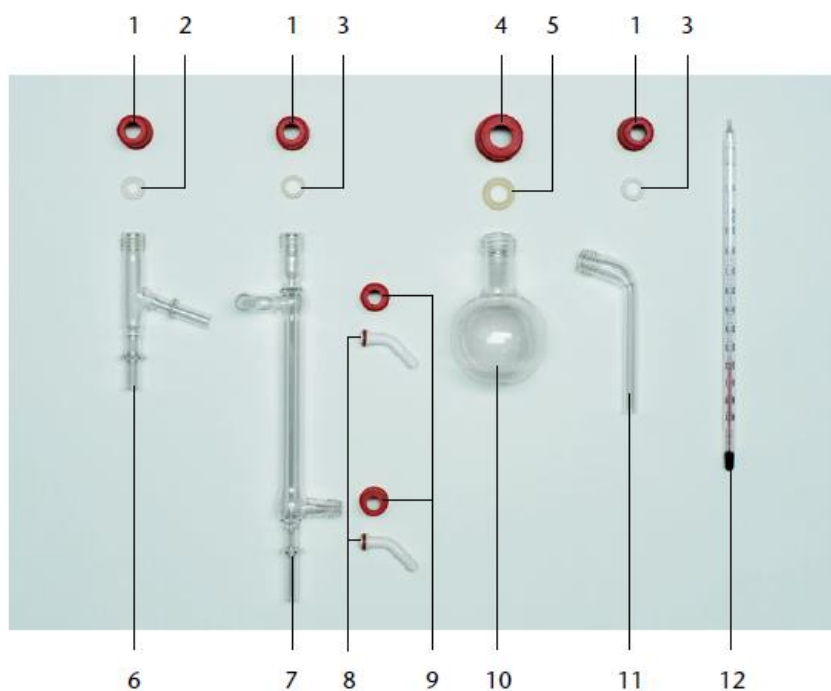

### Stativový materiál

